

保冷性能評価テスト

1. テストの内容と方法

バイオクール25用 2~8°C温度管理セット タイプ96を使用し試験する。

バイオクール25L容器に保冷材を入れた場合の保冷時間を測定する。

保冷材種類：バイオクールジェル5-500、バイオクールジェル0-400A


バイオクールジェル0-750A

保冷材使用条件：バイオクールジェル0-750Aを48時間以上凍結(他は常温23°C近辺)

テスト方法：側面4か所、上下2か所に保冷材をセットし温度を測定



2. 実測データ

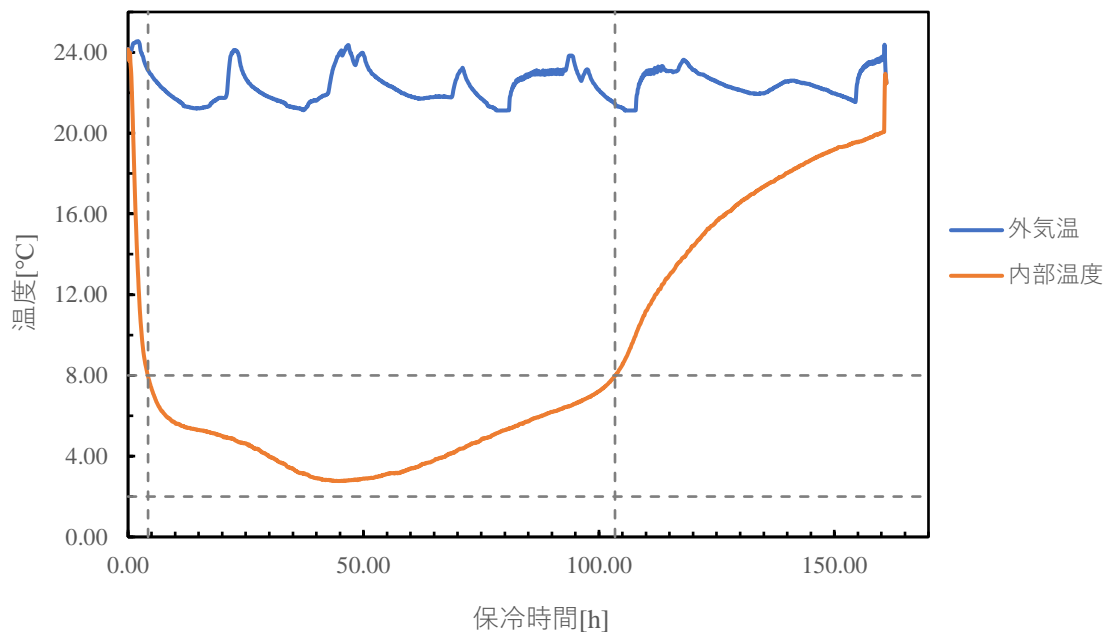

3. 測定結果

平均外気温約22°Cで2~8°Cを約99時間保冷維持